

NEU: TILRAY QUICK-ID THC- / CBD-SCHNELLTEST

PZN: 16735689

Die schnelle und kostengünstige Alternative zur Dünnschichtchromatografie*

- Prüfergebnis bereits nach 5 Minuten
- Alle erforderlichen Prüfsubstanzen im Testkit enthalten
- Keine Kühlung oder Lagerung im BtM-Schrank erforderlich
- Keine hohen Material-Anschaffungskosten

Weitere Informationen im Tilray®-Fachkreisbereich zum Download unter www.tilray.de

- Prüfanweisung
- Prüfprotokoll
- Validierungsunterlagen



Packungsinhalt


- 1x Verdünner
- 1x Pipette
- 2x Indikator
1x Indikator A, 1x Indikator B
- 2x Entwicklungsreagenz
1x Entwicklungsreagenz A,
1x Entwicklungsreagenz B
- 1x Prüfanweisung

* Der Tilray Quick-ID THC-/CBD-Schnelltest dient dem spezifischen qualitativen Nachweis von THC und CBD in öligen Lösungen. Mit dem Test kann nach Abstimmung mit dem Pharmazierat oder der zuständigen Behörde eine ApBetrO-konforme Identitätsprüfung von Cannabisextrakten als Ausgangsstoff von Rezepturarzneimitteln durchgeführt werden.

So leicht ist die Prüfung von Cannabisextrakten mit dem Tilray Quick-ID THC- / CBD-Schnelltest


1

Liegt der THC-/CBD-Gehalt der zu testenden Rezeptur zwischen 5 bis 25 mg/ml, werden 0,25 ml der Rezeptur in den Verdünner gegeben. Bei Rezepturen mit höherer THC-/CBD-Konzentration, wird ein einziger Tropfen der zu prüfenden Rezeptur dem Verdünnungsmittel zugefügt. Dieser wird verschlossen und geschüttelt, bis sich die Rezeptur komplett im Lösungsmittel gelöst hat.

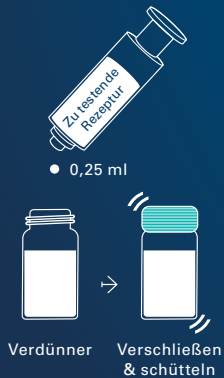


2

Mit der mitgelieferten Pipette jeweils 1 ml der Mixtur in die Indikatoren A und B geben. Beide verschließen und für 20 Sekunden stark schütteln.

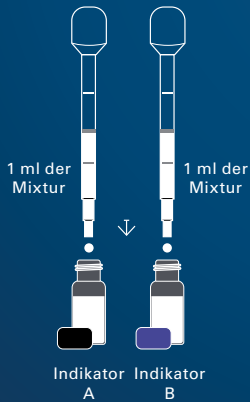

3

Jeweils einen Tropfen der Entwicklungsreagenz A in Indikator A und der Entwicklungsreagenz B in Indikator B geben. Beide Indikatoren wieder verschließen und stark schütteln. 5 Minuten warten, damit sich die Farben entwickeln können.

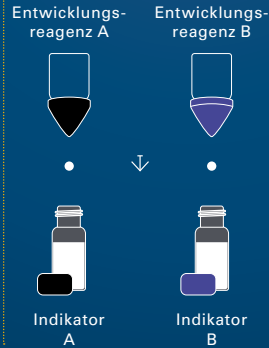







Verschließen & schütteln



5 Min. warten

4

Farben der Indikatoren A und B mit der Farbtafel vergleichen, um den Inhalt der Rezeptur zu bestimmen.

Ergebnis	Indikator A	Indikator B
Kein THC/CBD		
THC/CBD		
Nur THC		
Nur CBD	